

Legiofast® ENVIRON

para la detección rápida e inequívoca de *Legionella pneumophila* por PCR a tiempo real

INTRODUCCIÓN

Legionella pneumophila, una bacteria gramnegativa con forma de bacilo, es el principal agente causante de la legionelosis o enfermedad del legionario. Se halla fundamentalmente en ambientes acuáticos, incluyendo aquellos más directamente relacionados con las actividades humanas, como las torres de refrigeración y los sistemas de distribución de aguas domésticas.

Legiofast® ENVIRON permite la detección rápida por PCR a tiempo real de *Legionella pneumophila*, cualquiera que sea su serogrupo, con unos niveles de fiabilidad, sensibilidad y especificidad inmejorables. Legiofast® ENVIRON se basa en la detección de una diana genética específica para esta bacteria, cuya elevada conservación a nivel de secuencia la diferencia de otros marcadores comúnmente usados. Esta característica, junto con la inclusión de un control interno de amplificación (IAC), prácticamente elimina la posibilidad de obtener falsos negativos.

EL USO DE REACTIVOS EN MAL ESTADO PUEDE CONDUCIR A RESULTADOS ERRÓNEOS Y/O POCO FIABLES. POR FAVOR, COMPRUEBE LOS REACTIVOS ANTES DE USARLOS.

PRINCIPIO

Legiofast® ENVIRON se basa en la amplificación por PCR a tiempo real de un gen diana con secuencia específica para detectar todos los serogrupos de *Legionella pneumophila*. Una amplificación positiva indica la presencia de esta bacteria en la muestra. Legiofast® ENVIRON también puede utilizarse para confirmar colonias aisladas en placa.

MÁS SENSIBILIDAD

Legiofast® ENVIRON incorpora un nuevo sistema basado en una amplificación previa a la propia PCR de detección que mejora la sensibilidad de la técnica en más de un logaritmo.

COMPONENTES

Presentación

Legiofast® ENVIRON se presenta en cajas de 50, 100 o 500 reacciones.

Reactivos incluidos

Mix de reacción

La Mix de Reacción contiene tampón, dNTPs, DNA polimerasa Hot-Start, agua estéril bidestilada libre de ácidos nucleicos y MgCl₂ en proporciones y cantidad suficiente para el número de reacciones indicado en la caja. Esta Mix de Reacción incorpora un control interno de amplificación (IAC) cuya detección indicará la ausencia de inhibidores. Los primers y sondas necesarios para la amplificación tanto del IAC como del gen diana de *Legionella* están también incorporados a la mezcla de reactivos. La sonda de detección de *Legionella* está marcada con el fluorocromo FAM, mientras que la sonda de detección del IAC está marcada con el fluorocromo JOE.

La Mix de Reacción no contiene ROX. Omitir el uso de este fluoróforo en las opciones del software de equipos que habitualmente funcionen con ROX como sistema de referencia pasiva, o bien añadir ROX a la concentración especificada por el equipo.

Conservación

Evitar exponer la Mix de Reacción a la luz directa. Conservar a -20°C. Para uso frecuente se puede conservar a 4°C durante 4 semanas. Evitar congelar/descongelar repetidamente.

Materiales necesarios no incluidos

Extracción del ADN

Después de filtrar las muestras a analizar se debe extraer el ADN del filtro (es aconsejable realizar una prueba de amplificación sobre este ADN para comprobar la calidad del mismo). Como no se realiza ningún paso de enriquecimiento para *Legionella*, se recomienda utilizar protocolos de extracción del ADN que incluyan un paso de purificación para obtener ADN con un alto rendimiento y eliminar posibles inhibidores de la PCR. La extracción y purificación del ADN representa una etapa crítica en la preparación de la muestra para la PCR, ya que preparaciones del ADN inadecuadas pueden disminuir el nivel de detección de la técnica.

Amplificación del ADN

Pipetas automáticas o de desplazamiento positivo y puntas con filtro

Guantes de un solo uso libres de polvo

Termociclador a tiempo real

Tubos o placas de PCR

PROTOCOLO

1. Filtrar un volumen de agua determinado y extraer el ADN del filtro con el método de elección.
2. Pipetear 19 µl de la Mix de Reacción a cada uno de los tubos o pocillos de la placa de PCR. Realizar esta operación preferentemente en un entorno protegido o dentro de una cabina y sin excesiva luz ambiental.
3. Añadir a cada tubo o pocillo de la placa 1 µl del extracto de ADN o los controles blanco (también llamado "non template control", NTC) o positivo según corresponda.
4. Introducir los tubos o la placa en el bloque del termociclador a tiempo real. Seleccionar la lectura de fluorescencia para los fluorocromos JOE y FAM. Realizar la amplificación según el siguiente programa:

Paso	Evento	Temperatura	Tiempo
1	Activación de la ADN Polimerasa y desnaturalización del ADN	95 °C	10 minutos
2 (10 ciclos)	Desnaturalización	95 °C	15 segundos
	Annealing/Extensión	72 °C	1 minuto
3 (40 ciclos)	Desnaturalización	95 °C	15 segundos
	Annealing/Extensión	60 °C	1 minuto *

*Realizar la lectura de fluorescencia en el Paso 3 al final de cada ciclo de Annealing/Extensión a 60°C.

5. Leer resultados.


CONTROLES DE REACCIÓN

Se recomienda realizar al menos un control blanco (añadiendo 1 µl de agua estéril libre de ácidos nucleicos en lugar de ADN) y un control positivo (usando el PCR Positive Control LEG de Microbial o ADN genómico de *Legionella pneumophila*) cada vez que se realice una determinación.

PRECAUCIONES

1. Las zonas del laboratorio de extracción y de amplificación del ADN, así como los materiales, instrumentación y reactivos, NO se deben usar para otras actividades y no se deben transferir de una zona a otra. Los guantes usados en una zona no se deben usar en otra zona.
2. Se deben seguir las Buenas Prácticas de Laboratorio con el fin de obtener resultados fiables con esta técnica. La elevada sensibilidad de este test requiere un cuidado extremo para mantener la pureza de todos los reactivos. Descartar todos los reactivos sospechosos.
3. Los ácidos nucleicos son muy sensibles a la degradación por nucleasas, que están presentes tanto en la piel humana como en las superficies que han estado en contacto con ella. Limpiar las superficies con los reactivos adecuados, usar guantes de un solo uso sin polvo y una bata de laboratorio mientras se realiza el test. Lavarse las manos después de realizar el test.
4. Este test ha sido validado usando los reactivos proporcionados en Legiofast® ENVIRON. El uso de otros métodos de amplificación o cualquier cambio en el protocolo podrían dar lugar a resultados erróneos. NO INTERCAMBIAR LOS COMPONENTES de diferentes lotes.
5. No usar el producto después de su fecha de caducidad. Conservar los componentes en las condiciones indicadas.
6. El uso de este producto está limitado a personal cualificado con experiencia en técnicas de extracción y amplificación de ADN.
7. Este test solamente puede ser utilizado para investigar la presencia de *Legionella pneumophila* en muestras de agua o para otros propósitos relacionados con la I+D. No usarlo en ningún caso para diagnóstico en muestras clínicas.
8. A nivel teórico, los primers y sondas que incluye Legiofast® ENVIRON no detectan otras bacterias. Además, se han realizado ensayos con un amplio rango de bacterias y no se han observado reacciones cruzadas. Sin embargo, no se han realizado análisis con todas las bacterias que se pueden encontrar en muestras ambientales.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

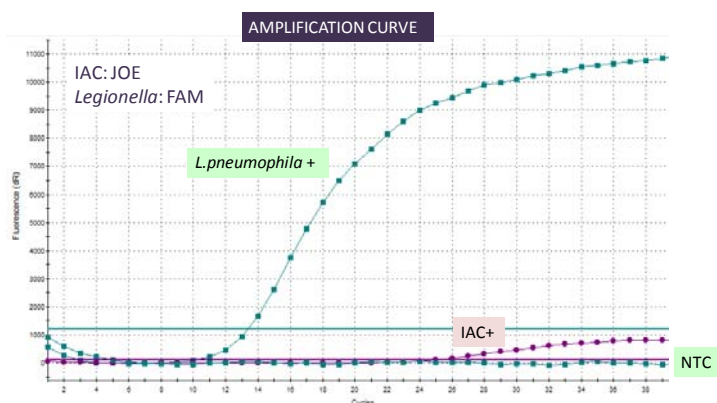

Un resultado se considerará positivo cuando la fluorescencia correspondiente a *Legionella* (FAM) supere el valor umbral.

Un resultado sólo se considerará negativo cuando la fluorescencia de *Legionella* no supere el valor umbral pero sí lo haga la fluorescencia del IAC (JOE).

Nota: La fluorescencia obtenida depende de cada fluorocromo, siendo generalmente mayor la fluorescencia del FAM y menor la del JOE. Generalmente, la fluorescencia del IAC supera el valor umbral entre los ciclos 28 y 31, en función de las características del software del equipo.

Para más información consultar la *Guía de interpretación de resultados* a http://www.microbial-systems.com/web/docs/Guia_interpretacion_resultados_SPAv2.pdf

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No aparece ninguna señal específica para el IAC ni para <i>Legionella</i> .	Inhibición de la PCR.	Realizar una dilución 1:10 y 1:100 de la muestra y repetir el análisis o usar un kit de purificación de ADN para eliminar los inhibidores.
	Mala conservación de la Mix de Reacción.	Conservar la Mix de Reacción a la temperatura recomendada y evitar el contacto directo con la luz. Comprobar la fecha de caducidad indicada en la caja.
Aparece señal específica para <i>Legionella</i> pero no se detecta señal para el IAC.	Amplificación preferencial del ADN de <i>Legionella</i> debido a un elevado número de copias de este ADN en la muestra.	La reacción es correcta y positiva para <i>Legionella pneumophila</i> .
Se detecta una señal específica para <i>Legionella</i> en los tubos que contienen el control blanco.	Contaminación del material o de los reactivos.	Repetir el análisis con reactivos frescos y las pipetas limpias. Lavar las superficies con lejía al 10% o equivalente.
		Repetir la extracción y el análisis con un tubo nuevo de Legiofast® ENVIRON. Si la contaminación persiste contactar con el Departamento Técnico.
Se detecta una señal específica para <i>Legionella</i> en los tubos que contienen el control blanco y no se detecta señal para el IAC.	Contaminación del material o de los reactivos y amplificación preferencial del ADN de <i>Legionella</i> debido a la presencia de un elevado número de copias de este ADN o a un problema con la amplificación del IAC.	Si otros tubos presentan una amplificación positiva del IAC, descartar un problema de amplificación del IAC. Repetir el análisis con reactivos frescos, pipetas limpias y las superficies lavadas con lejía al 10% o equivalente.
No aparece señal específica para <i>Legionella</i> ni para el IAC en los tubos que contienen el control positivo.	Si no hay señal para el IAC: mala conservación de la Mix de Reacción.	Conservar la Mix de Reacción a la temperatura recomendada y evitar el contacto directo con la luz. Comprobar la fecha de caducidad indicada en la caja.
	Si se detecta señal para el IAC: error de pipeteo o degradación del control positivo.	Repetir el análisis asegurando que un control positivo adecuado se añade a los tubos correspondientes.

Para cualquier consulta adicional o problema recomendamos ponerse en contacto con el departamento técnico de Microbial.