

PCR Positive Control LEG

***Legionella pneumophila* + *Legionella* spp.**

50 reactions

PCR Positive Control LEG contiene un plásmido que incorpora las dianas de Microbial para la detección de *Legionella* spp. y *Legionella pneumophila*. Su elevada estabilidad y pureza lo hacen ideal para su uso como espécimen de control positivo de amplificación en la reacción de PCR, tanto convencional como a tiempo real.

Uso con Legiofast® SPECIES y Legiofast® ENVIRON:

Añadir 1 µl de la solución a 19 µl de la Mix de Reacción y proceder a realizar la PCR siguiendo las instrucciones del kit.

Atención:

PCR positive control LEG está basado en las dianas genéticas de *Legionella* spp. y *Legionella pneumophila* exclusivas de Microbial, por lo que solamente se puede usar con los detectores de Microbial Legiofast® SPECIES y Legiofast® ENVIRON.

Conservación:

- Conservar el producto a -20°C.
- Evitar congelar y descongelar frecuentemente. Para uso frecuente se puede conservar a 4°C durante 4 semanas.

Para evitar contaminaciones cruzadas se recomienda no usar producto de amplificación de PCR como control positivo.