

PCR Positive Control SLCC

***Salmonella spp.* + *Listeria monocytogenes* +
Cronobacter spp. + *Campylobacter***

50 reactions

PCR Positive Control SLCC contiene un plásmido que incorpora las dianas de Microbial para la detección de *Salmonella spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Cronobacter spp.* y *Campylobacter* termotolerantes. Su elevada estabilidad y pureza lo hacen ideal para su uso como espécimen de control positivo de amplificación en la reacción de PCR, tanto convencional como a tiempo real.

Uso con Salmofast[®], Listerfast[®], Cronofast, Bactoplex, Bactoplex PIF y Campylofast THERMO:

Añadir 1 µl de la solución a 19 µl de la Mix de Reacción y proceder a realizar la PCR siguiendo las instrucciones del kit.

Atención:

PCR positive control SLCC está basado en las dianas genéticas de *Salmonella spp.*, *Listeria monocytogenes* y *Campylobacter* exclusivas de Microbial, por lo que solamente se puede usar con los detectores de Microbial Salmofast[®], Listerfast[®], Cronofast, Bactoplex, Bactoplex PIF y Campylofast THERMO.

Conservación:

- Conservar el producto a -20°C.
- Evitar congelar y descongelar frecuentemente. Para uso frecuente se puede conservar a 4°C durante 4 semanas.

Para evitar contaminaciones cruzadas se recomienda no usar producto de amplificación de PCR como control positivo.